




MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

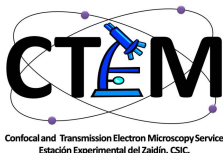

NORMAS DE USO MICROSCOPIO INVERTIDO Leica DMI 6000 B

1. Solicitud previa mediante correo electrónico a microscopia@eez.csic.es adjuntando el impreso de solicitud relleno (disponible en la página web).
2. Recepción de mensaje de confirmación por parte del servicio.
3. Utilización del equipo: el usuario deberá haber seguido el curso teórico correspondiente. El usuario deberá ser acompañado/supervisado por el responsable del grupo hasta que reciba la formación adecuada. En caso de duda o problemas, se consultará inmediatamente con el responsable del grupo o con el personal del servicio.
4. No se utilizarán muestras tóxicas/contaminantes en el equipo.
5. Tras la utilización del equipo:
 - a. Limpiar los elementos ópticos y mecánicos. Limpiar el aceite de inmersión.
 - b. Eliminar los restos de la muestra e instalaciones.
 - c. Apagar y cubrir el equipo.
 - d. Copiar los archivos. Apagar el ordenador y la pantalla.
6. Anotar en el libro de registro las horas de uso, horas de uso de fluorescencia y filtros y objetivos utilizados. Anotar posibles incidencias.

NOTAS:

- Horario de uso del microscopio invertido: 9:00 a 14:00 Lunes a Viernes.
- Los archivos de imágenes se mantendrán en la carpeta de captura del equipo durante 3 meses. Cualquier otro archivo será eliminado de forma inmediata.

TEL.: 958 18 16 00
Ext. 185 (administración y lab. preparación de muestras)
Ext. 130 (microtomos)
Ext. 131 (MET)
Ext. 335 (CLSM)
FAX: 958 12 96 00
e-mail: microscopia@eez.csic.es
web: www.eez.csic.es

Servicio de Microscopía Confocal y
Electrónica de Transmisión
Estación Experimental del Zaidín
CSIC
C/Profesor Albareda 1,
18008 GRANADA ESPAÑA

Científico responsable:
Dr. Juan de Dios Alché Ramirez (Ext. 215)